

干扰消除稀释液 TRIS Noise EliminatorTM TRIS

Noise EliminatorTM TRIS 用于稀释血清或血浆标本，可消除异嗜性抗体（heterophile antibody, HA）、人抗鼠抗体（HAMA）、类风湿因子（rheumatoid factor, RF）等引起的干扰，减少交叉反应，降低基质效应，从而避免高本底、假阳性或假阴性，提高检测结果的相关性和符合率。本产品也可用来稀释其他样品、抗体或酶标，用于降低非特异性反应，提高检测的信噪比，使检测结果更加准确。

目录号 Cat no: NETR

包装规格 Package size: 125mL/ 500mL/ 1000mL

缓冲液 Buffer: Tris

pH 值 pH value: 7.2±0.2

蛋白质 Protein: BSA

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: 2-8℃

应 用 Application:

ELISA / Chemiluminescence: 作为样品稀释液或检测抗体稀释液使用。

Western blot / Microarray / IHC: 作为一抗（标本）、二抗稀释液使用。

Lateral chromatography: 作为样品稀释液使用。

Luminex: 作为微球（包被抗体 or 检测抗体）稀释液或样品稀释液使用。

Microfluidic: 作为样品稀释液使用。

用法说明 Instruction:

Noise EliminatorTM TRIS 为即用型试剂，平衡至反应温度后摇匀使用。

1. 作为样品稀释液：建议 Noise EliminatorTM TRIS：标本为 2: 1 (v/v) 或以上，同时，标准品/校准品（如有）、对照品/质控品（如有）也用相同的稀释比例稀释后加样。
2. 作为一抗/二抗/酶标稀释液：按照所需要的工作浓度稀释后使用即可。

相关产品 Related products:

DurastabTM 系列蛋白稳定剂:

包被板稳定剂 | Coating Plate Sealer

抗体稳定剂 | Antibody Stabilizer

HRP 稳定剂 | HRP Stabilizer

AP 稳定剂 | AP Stabilizer

DurablockTM 系列 ELISA 封闭液

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution

Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution

Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution

BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

DurablotTM 系列 Western blot 封闭液

10×酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 TRIS | 5× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS

10× 脱脂奶粉封闭液 | 10× Milk Blocker

无蛋白封闭液 | Protein-free Blocker

DurastabTM 系列显色底物

单组份 BCIP/NBT 显色液

单组份 TMB ELISA 底物

单组份 TMB 膜底物

pNPP 底物

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!